



# HAYVAN HASTANESİ ECZANESİ - BİYOGÜVENLİK KABİNİ KULLANIM TALİMATI

DOK.KOD.NO : BYG.TL.18 Yayın Tarihi: 16.12.2019

Rev No / Tarihi :

Sayfa No: 1 / 1

## 1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi eczanesi içerisinde bulunan biyogüvenlik kabininin doğru bir şekilde işlemlerini ve devamlılığını sağlamaktır.

## 2. SORUMLULUK:

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Eczane Birimi personeli sorumludur.

## 3. UYGULAMA:

- On/Off (açma/kapama) düğmesi on (açık) hale getirilir.
- Ekran yanıp sönmeye başlar.
- F3 tuşu ile menü seçilir.
- ECO modu ile kabin aktif hale gelir.
- F1 tuşuna basılır.
- Kabin otomatik olarak camı açar.
- Yüksek sesli bir uyarı duyulur; normaldir. Cihazın aseptik ilaç hazırlamaya hazır hale gelinceye kadar kullanılmaması için uyarı niteliğindedir.
- İlaç hazırlanır.
- F3 tuşu ile cam açma/kapama seçilir.
- F2 tuşu ile cam kapanır.
- On/Off (açma/kapama) düğmesi ile kabin kapanır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BÖLÜM: YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BÖLÜM : VETERİNER FAKÜLTESİ
İMZA :	DEKANI
	İMZA :